



5X SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液

2ml

Cat. Number: SL301

For Research Only

概述:

简介: 蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE loading buffer)是经过改良的以溴酚蓝为染料, 5 倍浓缩的 SDS-PAGE 凝胶电泳上样缓冲液, 用于常规 SDS-PAGE 蛋白电泳样品上样。

本缓冲溶液新鲜配制, 毒性小, 稳定性和还原性更好, 无难闻的气味。

组成:

产品货号	产品名称	包装
SL301	5X SDS-PAGE 蛋白上样缓冲溶液	2×1ml
	说明书	1 份

说明: 2-8℃, 3 个月。-20℃, 1 年。

使用方法:

1. 充分溶解混匀蛋白上样缓冲液, 按每 4 μ L 蛋白样品加入 1 μ L 5X SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液的比例充分混匀。
2. 100℃或沸水浴加热 5-10 分钟, 以充分变性蛋白。
3. 瞬时离心几秒后, 置于冰上, 直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
4. 通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。